

Kvalifikovaný odběr je nutný k tomu, aby stanovované hodnoty ukazatelů jakosti vody se nelišily od hodnot charakterizující vzorek v době jeho odběru. Pokud není odběr proveden kvalifikovanými pracovníky doporučíme dodržet minimálně následující zásady:

Poučení o odběru vzorků pitné vody

Odběr vzorků provádějte maximálně 24 hodin před dodáním do laboratoře a uchovejte vzorek v chladu.

Před odběrem vzorku z vodovodního kohoutku je nutné odpustit vodu cca po dobu 5 minut nebo odebrat vzorek vody tehdy, kdy je teplota v proudu vody neměnná (na teploměru vloženém do proudu vody).

- **Mikrobiologický rozbor**

Druh vzorkovnice:

Sterilní skleněná vzorkovnice se zábrusem, opatřená hliníkovou folií, objem 250 ml nebo 500 ml

Způsob odběru vzorku:

Vzorek se odebírá tak, aby nedošlo k náhodnému znečištění. Vzorkovnice se opatrně odzátkuje těsně před vlastním odběrem. Zátka se drží za její rozšířenou část opatřenou hliníkovou folií. Je nepřípustné dotýkat se rukama její zúžené části nebo ji na ni pokládat.

Vzorkovnice se plní do 4/5 svého objemu, aby nad vzorkem zůstal volný prostor. Po odebrání vzorku uzavřete vzorkovnici zátkou a hliníkovou folii opět přitiskněte těsně k uzávěru, aby nedošlo k porušení hliníkové folie.

Pozn. 1) Vzorkovnice pokud se neotevře je sterilní 8 dní. Datum sterilizace je uveden na hliníkové folii. Po této době je třeba ji vrátit do laboratoře k přesterilizování.

- **Základní chemický rozbor**

Druh vzorkovnice:

Polyethylenová (skleněná) vzorkovnice, objem 1000 ml

Způsob odběru vzorku:

Vzorkovnice se dobře (alespoň 3 x) vypláchne odebíranou vodou, opláchne se zátka. Vzorkovnici je třeba zcela naplnit. Zcela naplněná vzorkovnice se těsně uzavře.

Ke každému vzorku vody se řádně vyplní formulář Průvodka vzorku – voda, který má statut smluvního dokumentu.

Informace: tel.: 376 530 110